

Myon-Lebensdauer

1. Hintergrund und Zielsetzung des Versuchs

Aus der Lebensdauer instabiler Elementarteilchen kann man Aufschlüsse über den zugrundeliegenden Zerfallsmechanismus gewinnen. So deutet die verhältnismäßig lange Lebensdauer des Myons (μ) auf einen Zerfall hin, für den die schwache Wechselwirkung verantwortlich ist. Da die auf der Erdoberfläche auftreffende (sekundäre) Höhenstrahlung vorwiegend aus Myonen besteht, ist es möglich, in einem Höhenstrahlungsexperiment in einer vertretbaren Zeit die Myon-Lebensdauer mit guter statistischer Zuverlässigkeit zu bestimmen. Bei vielen anderen instabilen Teilchen ist dies nur in Hochenergieexperimenten an Teilchenbeschleunigern möglich.

Zum Nachweis der Myonen und der entstehenden Zerfallselektronen werden Plastik-Szintillationszähler mit Photovervielfachern kurzer Anstiegszeit verwendet. Damit könnten sogar Zerfallszeiten im Bereich von 10 ns gemessen werden. Ziel des Versuchs ist es, mit den vorhandenen Szintillationszählern und elektronischen Geräten einen Aufbau zu realisieren, der es gestattet, innerhalb von einer Woche die Myon-Lebensdauer mit einem statistischen Fehler unter 5% und möglichst geringem systematischen Fehler zu bestimmen.

2. Vorkenntnisse

2.1 Zum physikalischen Hintergrund des Versuchs

Eigenschaften der Höhenstrahlung, Klassifizierung der Elementarteilchen, bekannte Wechselwirkungen der Elementarteilchen, Begriff der mittleren Lebensdauer, Zerfallskanäle für π - und K -Mesonen und Myonen, Energieverlust von Elementarteilchen in Materie, Strahlungslänge, Zeitdilatation.

2.2 Zur Versuchsdurchführung

Umgang mit "schneller Pulselektronik", Szintillationszählern, Zweistrahloszillographen, TAC ("time-to-amplitude converter") und MCA ("multichannel analyzer"), Einstellung von Koinzidenzschaltungen, ^{60}Co -Spektrum.

2.3 Zur Statistik von Zählereignissen

Zufällige Koinzidenzen, Intervallverteilung, gewichtete Fits ("least-squares"-Fits).

3. Literatur

3.1 A. C. Melissinos: "Experiments in Modern Physics" (Bibliotheks-Signatur 91 UAP 1794)

3.2 H. Frauenfelder: "Subatomic Physics" (73 UHP 1378)

3.3 A. M. Hillas: "Cosmic Rays" (73 UHY 1006)

3.4 *W.E. Bell and E.P. Hincks*: "The Lifetime of the μ^+ -Meson", Phys. Rev. **84**, 1243 (1951)

3.5 D. H. Perkins: "Hochenergiephysik" (91, 73 UHX 5209)

3.6 P. W. Nicholson: "Nuclear Electronics" (73 UHT 1108)

3.7 V. W. Hughes: "Muon Physics", Vol. I-III (73 UHX 2659)

3.8 H. Neuert: "Kernphysikalische Meßverfahren zum Nachweis für Teilchen und Quanten" (91, 73 UHX 1001).

4. Versuchsdurchführung

4.1 Prinzipielles

Zum Nachweis der Myon-Zerfälle werden ein Plastikszintillatorblock ($25 \times 25 \times 25 \text{ cm}^3$) und ein Photonen-Vervielfacher (60DVP-Photomultiplier) verwendet. Wegen der geringen Zählrate für die Höhenstrahlung kann man aufeinanderfolgende Pulse des Vervielfachers bei genügend hoher Schwelle (^{60}Co) einem Myonen-Zerfallsspektrum zuordnen. Diese Methode ergibt etwa zwei bis fünf Myonen pro Minute. Die in Abb. 1 skizzierte "klassische" Verwendung von zwei Triggerhodoskopen oberhalb und einem Veto-Zähler unterhalb des Zerfallsblocks ermöglicht eine gute

Da mit allen Szintillatoren minimal ionisierende Teilchen gemessen werden sollen, werden die Schwellen etwas unterhalb des maximalen Energieverlustes in den Szintillatorstreifen, also auf etwa 1.2 MeV eingestellt. Die Einstellung erfolgt mit einem ^{60}Co -Präparat. Die Schwelle des Blockdiskriminators wird auf 1.5 bis 2.0 MeV eingestellt, um einerseits möglichst niedrig zu liegen und andererseits alle im Praktikum befindlichen Präparate auszublenden. Das Signal-Untergrund-Verhältnis in diesem Bereich soll maximal werden. Wegen der sehr großen Pulshöhen wird ein 22dB-Abschwächer verwendet.

4.4 Kanal-Zeit-Eichung

Das Ergebnis der Lebensdauerermessung hängt von der Genauigkeit der Zeiteichung ab, weswegen dieser Versuchsteil besonders sorgfältig durchgeführt werden sollte. Dafür müssen zwei sehr kurze Signale mit genau bestimmtem Zeitabstand mit dem "dual timer" erzeugt werden. Für mehrere Zeiteinstellungen t_2 der "dual timer" Schaltung wird die Zeit gegen den ansprechenden Kanal des Meßprogramms aufgetragen und so die Kanal-Zeit-Beziehung ermittelt. Um im Meßprogramm 256 Kanäle optimal zu nutzen, werden folgende Einstellungen für den Verstärker, den ADC und den TAC vorgeschlagen:

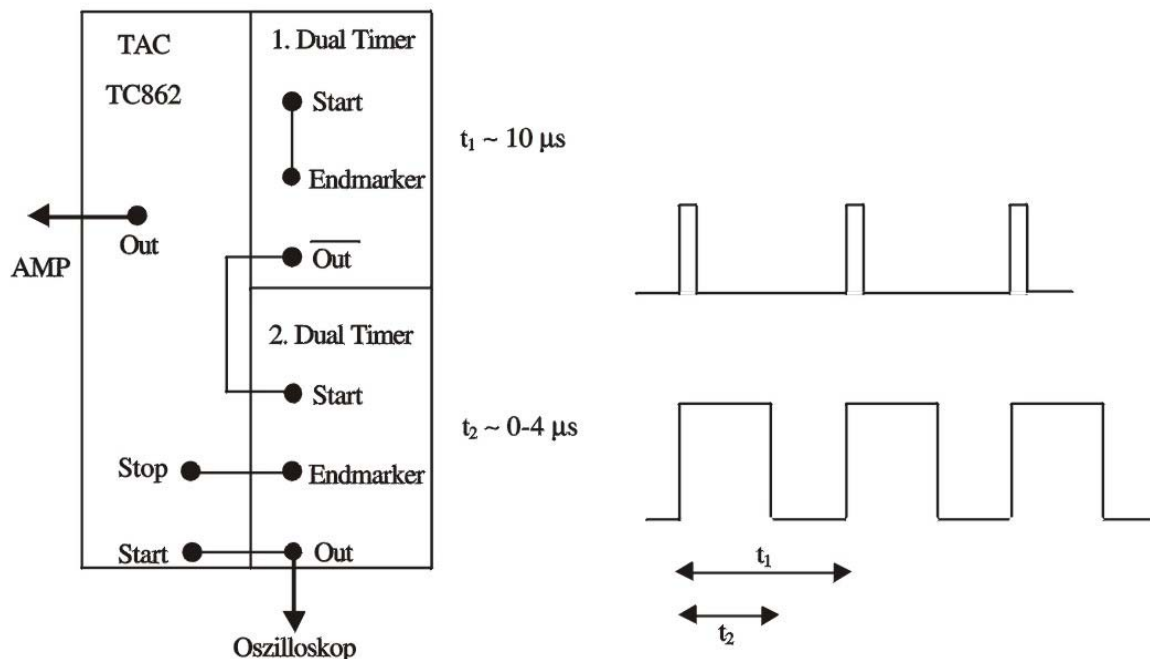


Abbildung 2: Blockschaltbild und Einstellungen für die Kanal-Zeit-Eichung. Arbeitspunkt-Einstellungen

am AMP: coarse gain 10, fine gain 7.70;
am ADC: conversion gain 1/8, conversion range 1/4;
am TAC: TAC range 100, multiplier 1.

4.5 Einstellung der Zeitverzögerung (delay) am Photomultiplier PM1

Durch Variation der Kabellängendifferenz $\ell_1 - \ell_2$ (vgl. Abb. 1) soll die optimale Länge der Zeitverzögerung ("delay") eingestellt werden, bei der die Zählrate ein Plateau durchläuft. Dafür muß die Länge der Impulse, die die Diskriminatoren ausgeben, möglichst kurz gewählt werden, weil sonst die Plateaubreite, die proportional zur Summe der beiden Impulslängen ist, mit den verfügbaren Kabeln nicht gemessen werden kann.

4.6 Auswertung

Die zur Bestimmung der Myon-Lebensdauer herangezogenen Meßdaten sind mit einem

gewichteten Fit unter Angabe des Signifikanzlevels auszuwerten.

5. Bemerkungen

Es ist zu empfehlen, zunächst eine etwa einstündige Probemessung vorzunehmen.

Die folgenden Verknüpfungen liefern Informationen über die technischen Daten der verwendeten oder ähnlicher Geräte wie dem "time-to-amplitude converter" TAC (*TC862*), dem "analog-to-digital converter" *ADC 7411*, dem CAEN "*40 channel high voltage system*" mit *Bedienungsanleitung* und *Einschüben*, dem CAEN "dual timer" *N93B*, dem Verstärker *Canberra 241*, den *Diskriminatoren*, sowie der *Logikeinheit*. Schließlich finden Sie nähere Angaben zur *Menüsteuerung* der Hochspannungsversorgung und das Benutzerhandbuch der Software *winTMCA*.

Die Fa. Canberra, die Produkte der Firmen Tennelec und Oxford Instruments Nuclear Measurements Group übernommen hat, bietet Basis-Informationen über "*timing and conincidence counting systems*" an.

Weitere gerätespezifische Informationen sind beim Assistenten erhältlich.